



## Dipslide测菌片识别程序上线啦

### Tools Need for Installation

通过 [Apple Store](#)或[华为应用市场](#)等应用商城下载 [uPyxis2.0](#)，即可**免费使用** Dipslide 测菌片识别功能。

UPYXIS® | 移动与桌面端




### UPYXIS®

直接在手机或电脑上自定义、校准、监控和共享数据。我们的蓝牙分析水工具水处理更简单，工作效率更高。






打开uPyxis应用程序，点击右上角工具栏后选择“工具”，再选择“菌落分析”，即可对测菌片上的菌落数量进行识别。

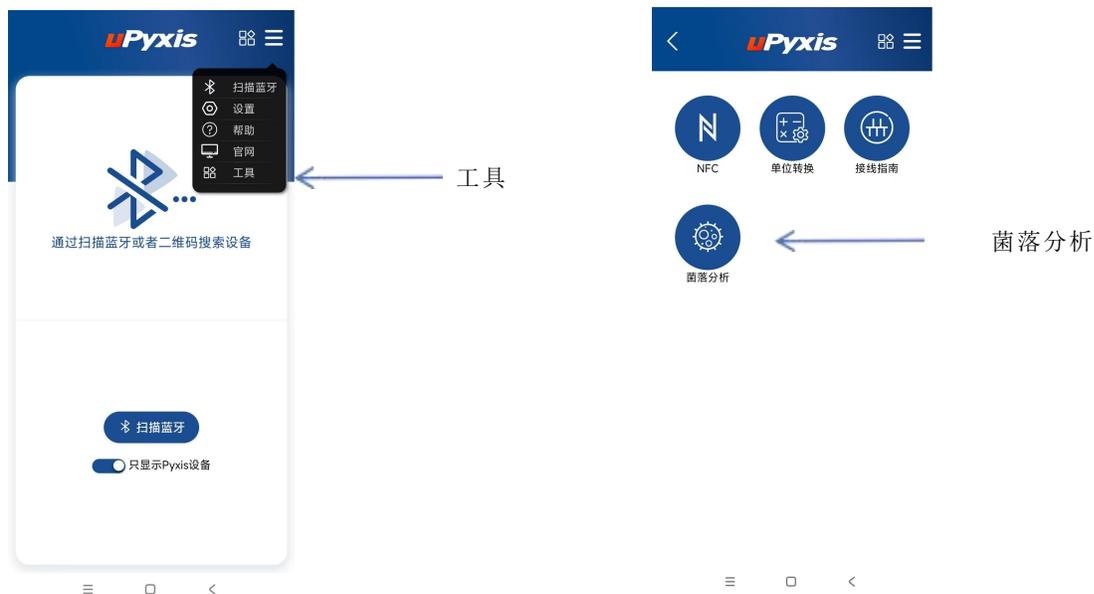


首次申请将需要获得麦克风和摄像头的试用权限，请授予权限以确保功能的正常使用。

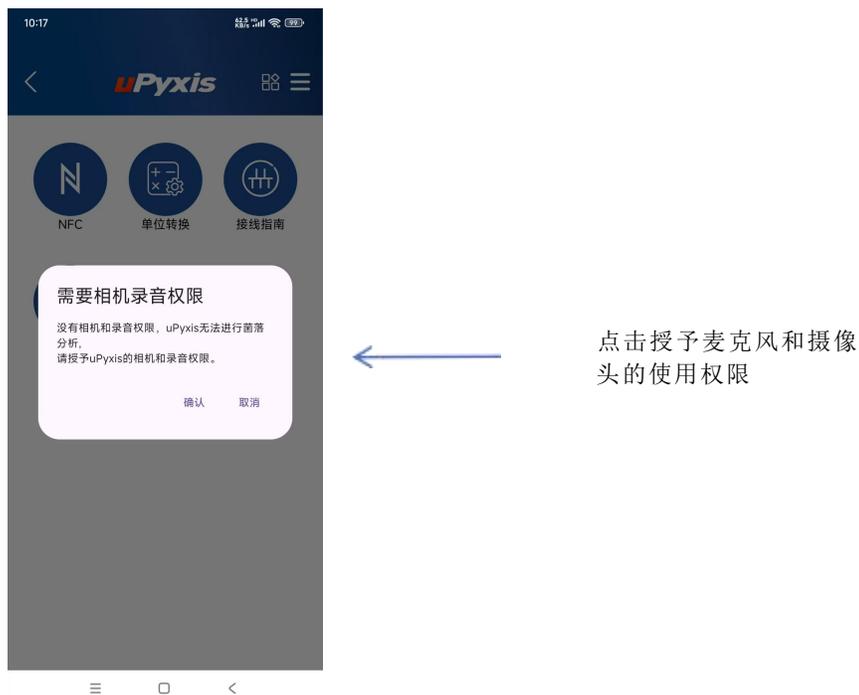

将蓝色方框与测菌片对齐（判断结果的图片要尽可能截取琼脂表面，其他管体和管身不需要入镜。），单击相机图标拍摄照片，所拍摄的图像已包含时间等信息。 如果认为信息已充足（可以不填写直接提交），请单击“提交”按钮跳过此步骤。



左侧显示计算结果，右侧显示相应的菌落浓度，可手动选择调整（手动选择时，可扫描外包装上的二维码，获取说明书中的菌落密度对照表进行判断），最终结果以右侧为准。查看要保存的图像，点击“确认”保存图像。

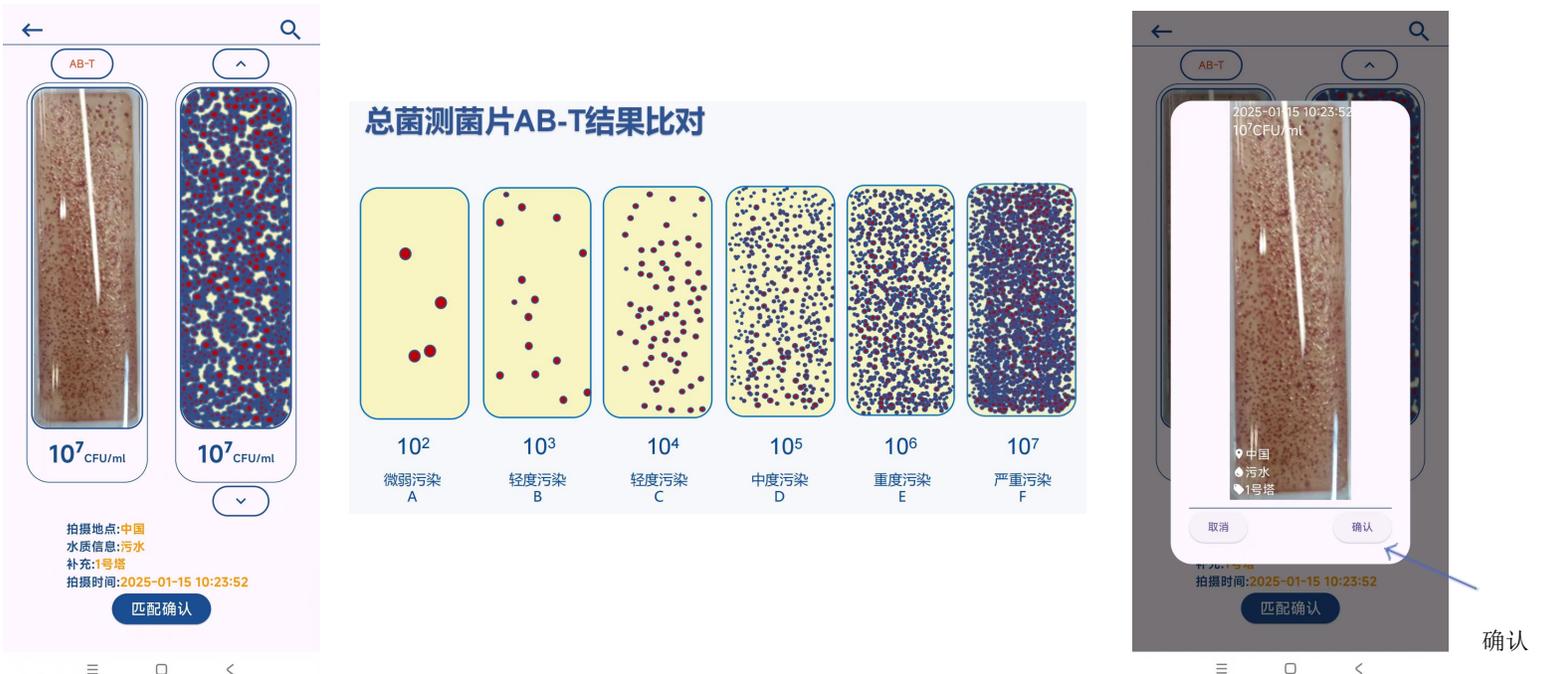

如果需要，你也可以直接分享图像。



通过从屏幕右侧向左滑动或点击放大镜图标，可以浏览历史拍摄的图像，将其与当前图像进行比较。

